

Pharmacy Refrigerator DIN 13277 Advance Line

Modelo · Model

MPRA 150 S

Ref.

800897V2000

EAN: 5601359897201

HSCode: 84185019



W 600
D 600
H 835

 122
 50
 +2/+8

Descrição

Equipamento desenvolvido para utilização em farmácia para conservação de fármacos e vacinas, de acordo com a normativa DIN 13277. Dadas as suas dimensões, trata-se do equipamento ideal para encastrar em balcões ou áreas de trabalho. O interior e exterior em chapa especial plastificada evita o aparecimento de corrosão com a utilização.

Excelente estabilidade, uniformidade e precisão de temperatura, garantida através do isolamento de 50 mm em poliuretano Base Água, sistema de refrigeração com frio ventilado e descongelação automática, bem como uma rápida recuperação de temperatura após abertura de porta. O setpoint definido de fábrica é de +5°C, podendo facilmente ser ajustado no intervalo entre +2°C a +8°C. Com homogeneidade de temperatura interna de +/- 2°C. Dispõe de um orifício de 12mm de diâmetro de passagem de sonda de dispositivo de monitorização externo.

De série com fechadura para evitar acessos indevidos, 3 prateleiras amovíveis em aço plastificado para evitar corrosão e cesto no fundo, porta opaca reversível e com retorno automático à posição de fechada, iluminação led, puxador de design ergonómico e fácil limpeza, e 4 pés ajustáveis permitindo nivelar o equipamento.

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Title Pres.

Equipment developed for use in pharmacy, for the conservation of drugs and vaccines, in accordance with normative DIN 13277. Due its dimensions, it is the ideal equipment to embed in counters or work areas. The interior and exterior in special plasticized steel prevents the appearance of corrosion with use.

Excellent stability, uniformity and temperature accuracy, guaranteed through the 50 mm water-based polyurethane insulation, refrigeration system with ventilated cold and automatic defrosting, as well as a quick temperature recovery after opening the door. The factory setpoint is +5°C, which can easily be adjusted in the range between +2°C and +8°C. With internal temperature homogeneity of +/- 2°C. It has a hole with diameter 12mm to pass a probe for external monitoring system.

Standard with lock to prevent unauthorized access, 3 removable shelves in plastic coated steel to prevent corrosion and basket on bottom, reversible solid door with automatic return to the closed position, led lighting, handle with ergonomic design and easy cleaning, and 4 adjustable feet allowing to level the equipment.

Características Advance line

Termostato Advance Advance Controller



Características

Fácil e intuitivo

Gestão simplificada do equipamento

Controlo preciso

Sonda NTC com precisão de 0,1° C

Display interativo

Com bloqueio de teclado

Alarmes visíveis e sonoros

Temperatura alta
Temperatura baixa
Porta aberta
Falha na sonda
Falha de corrente

Teste de Alarmes

Verificação de funcionalidade dos alarmes

Termostato de segurança

Dupla segurança para evitar que a temperatura baixe dos +2°C

Relógio tempo real

Definição de ano, mês, hora, minutos e segundos para gravação de dados

Identificação de equipamento

Definição de número de série do equipamento no termostato para controlo de registos

Controlo de humidade (OPCIONAL)

Se ativo, permite monitorizar a humidade no interior do equipamento

Datalogger

Consulta de temperatura máxima/mínima e últimos alarmes no display.

Sonda de produto

Sonda adicional com simulador de massa, permitindo simular a temperatura do produto em qualquer parte do equipamento.

USB

Para download dos registos em ficheiro PDF, garantindo assim que os dados não podem ser mudados.

Registos

Registo gráfico e em tabela dos seguintes dados: Temperatura Sonda 1; Temperatura sonda 2 (simulador de massa); Alarmes; humidade (se ativa a função). *com leituras de 10 em 10 minutos e com capacidade para 2 anos de dados (Ajustável até 10 anos com leituras a cada 60 minutos).

Bateria

Em caso de falha de energia. Com capacidade para manter alarmes e registos ativos por um período até 26 horas.

Saída Alarme remoto e RS 485

Contacto livre de potencial para ligação aos alarmes externos e saída RS 485 para ligação a sistemas de gestão de edifícios.

Features

Easy and intuitive

Simplified equipment management

Precise control

NTC probe with a precision 0,1°C

Interactive Display

with keyboard lock.

Audible and visible alarms

High temperature
Low temperature
Open door
Probe failure
Power failure

Alarm Test

Test of the functionality of the alarms

Safety controller

Double safety to prevent the temperature from dropping from +2°C

Real time clock

Year, month, hour, minutes and seconds for data recording definition.

Equipment identification

Definition of the equipment serial number in the thermostat for register control.

Humidity control (OPTIONAL)

If active, it allows monitoring the humidity in the inside the equipment

Datalogger

Query maximum/minium temperatures and last alarms in display.

Product probe

Probe with mass simulator, allowing to simulate the product temperature in any part of the equipment.

USB

Records are downloaded as PDF file, thus ensuring that the data cannot be changed.

Records

Graphical and tabular record of the following data: Probe 1 Temperature; Temperature Probe 2 (mass simulator); Alarms; Humidity (if you activate the function). *with readings every 10 minutes and with a capacity for 2 years of data (Adjustable until 10 years with readings each 60 minutes).

Battery

In case of power failure. Capable of keeping alarms and logs active for up to 26 hours.

Remote alarm output and RS 485

Tension free contact for connection to external alarms and RS 485 for connection to building management systems



Termostato Advance

Registos USB

Advance Controller USB Logs

O termostato Advance faz o registo da performance de temperatura do equipamento em 2 pontos e dos alarmes, com leituras de 10 em 10 minutos e com capacidade para 2 anos de dados. Estes, podem ser retirados através da porta USB, gerando um ficheiro em pdf conforme exemplo em baixo.

The Advance thermostat records the unit's temperature performance at two measurement points, as well as alarm events, with readings taken every 10 minutes and storage capacity for up to two years of data. These records can be downloaded via the USB port, generating a PDF file as shown in the example below.

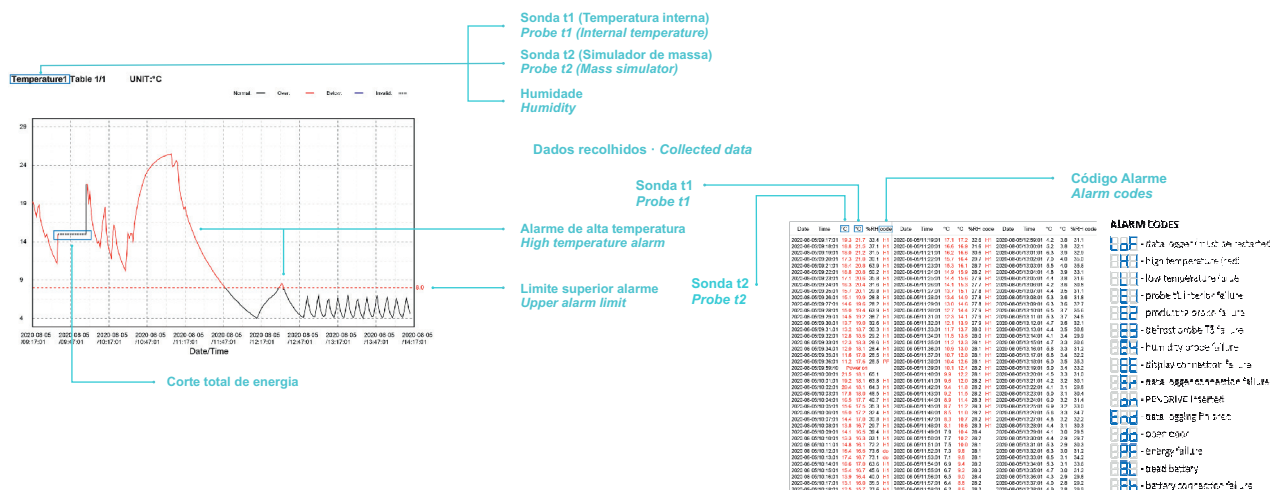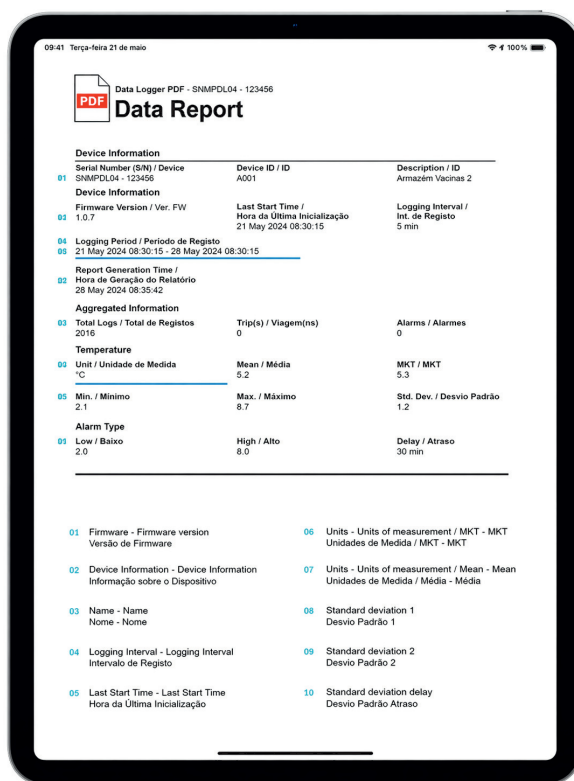

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Pharmacy Refrigerator DIN 13277

Advance Line

Modelo · Model

MPRA 150 S

Ref.

800897V2000

Características · Characteristics

- 01 Termostato Linha Advance
Advance Line controller
- 02 Furo para sonda externa
Hole for external probe
- 03 Cesto para interior
Internal basket
- 04 Sonda adicional para produto
(simulador de massa)
*Additional probe for product temperature
(mass simulator)*
- 05 Gavetas para Séries 150 / 350 / 450
Sliding drawers for Series 150 / 350 / 450
- 06 USB para retirar dados
USB port for data
- 07 Alarme remoto, termostato de segurança e RS485
Remote alarm, Safety controller and RS485



Pharmacy Refrigerator DIN 13277

Advance Line

Modelo · Model

MPRA 150 S

Ref.

800897V2000

Características Técnicas

Technical Features

Largura interior	Internal width	480 mm
Profundidade interior	Internal depth	410 mm
Altura interior	Internal height	690 mm
Isolamento	Insulation	50 mm
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³
Volume bruto	Gross volume	122 Lts
Volume líquido	Liquid volume	105 Lts
Peso líquido	Net weight	50 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	53 Kg
Material interior	Interior material	Chapa Plasmificada Branca (Skinplate) White Coated Steel
Material exterior	Exterior material	Chapa Plasmificada Branca (Skinplate) White Coated Steel
Material traseiro	Back material	Poliestireno de Alta densidade High Density Polystyrene
Prateleiras	Shelves	2x(475x385) + 1x(475x245)+cesto (455x217x174) em Aço Plasmificado 2x(475x385) + 1x(475x245)+basket (455x217x174) in Plasmified Steel
Peso max. / Prateleira	Max. weight / Shelves	19 Kg
Nº gavetas (Standart / Max)	Nº drawers (Standart / Max)	— / 3
Peso max. / Gaveta	Max. weight / Drawer	19 Kg
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Levelers 4 Niveladores
Porta	Door	☒ Opaca · Solid ☐ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automatic ☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☐ Ventilado · Ventilated ☒ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Buraco Sonda Externa	External probe hole	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Potência Potência Frigorífica	Power Cooling Capacity	120 W 219 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power supply length	2,5 m
Consumo	Consumption	292 Kwh/ano 292 Kwh/year
Nível de Ruído	Noise Level	< 45 dBa
Homogeneidade	Homogeneity	+/- 2°C
Termostato	Controller	Digital ADVANCE
Gás	Gas	R600a
Carga de gás	Gas load	35 g

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Pharmacy Refrigerator DIN 13277

Advance Line


Modelo · Model

MPRA 150 S


Ref.

800897V2000


Acessórios · Accessories

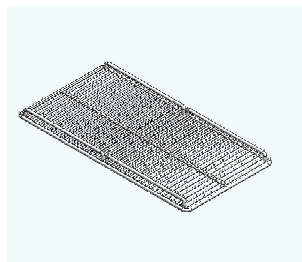


Prateleira Pequena · Small Shelf
Cód. 007119

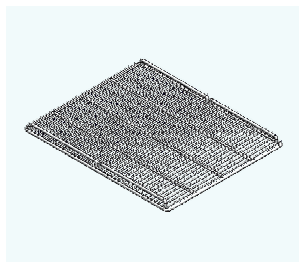

Prateleira Grande · Big Shelf
Cód. 007119_001

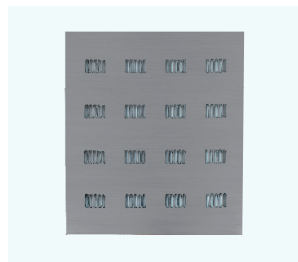


Prateleira Inox · Inox Shelf
Cód. 108665

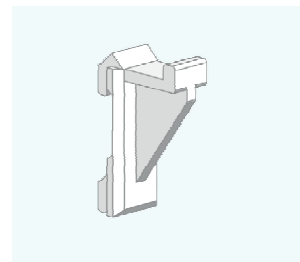


Dentel · Suporte Prateleira · Shelf Holder
Cód. 004042_002




Interior Inox · Inside Inox
Cód. 129045

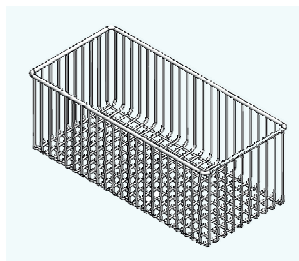

Cesto · Basket
Cód. 003353_100

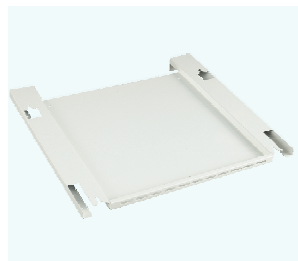

Kit Empilhamento · Stacking Kit
Cód. 129032V400

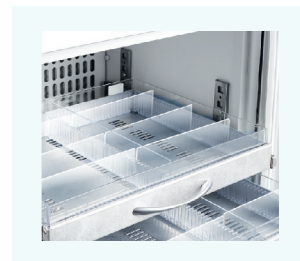

Kit Gaveta · Drawer Kit
Cód. 129043V1200



Exterior Inox · Outside-Inox
Cód. 129045V0329



Embalagem Madeira · Wood Package

Pharmacy Refrigerator DIN 13277

Advance Line


Modelo · Model

MPRA 150 S


Ref.

800897V2000

Desenho Técnico · Technical Drawing

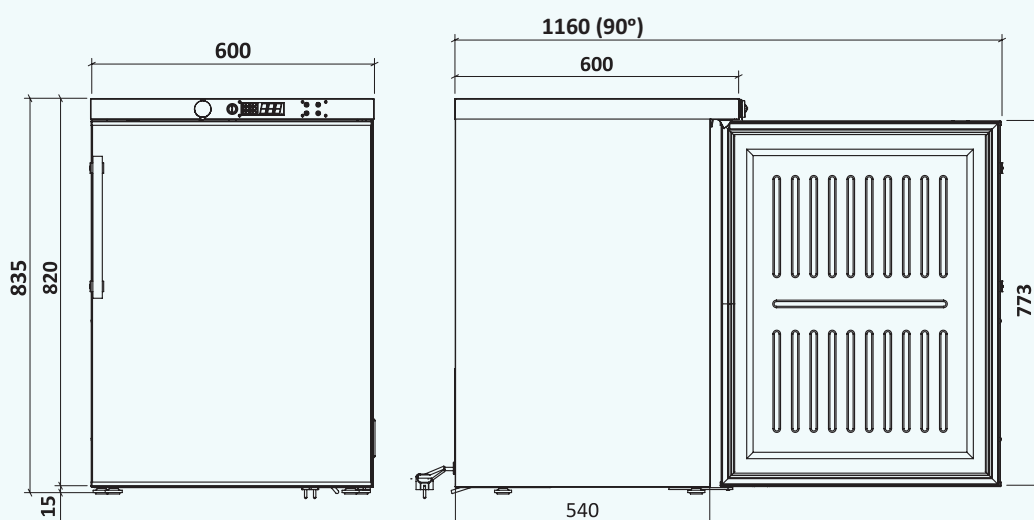


Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)

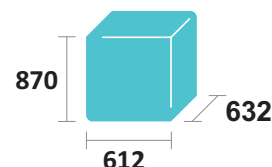

Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
168	72	152

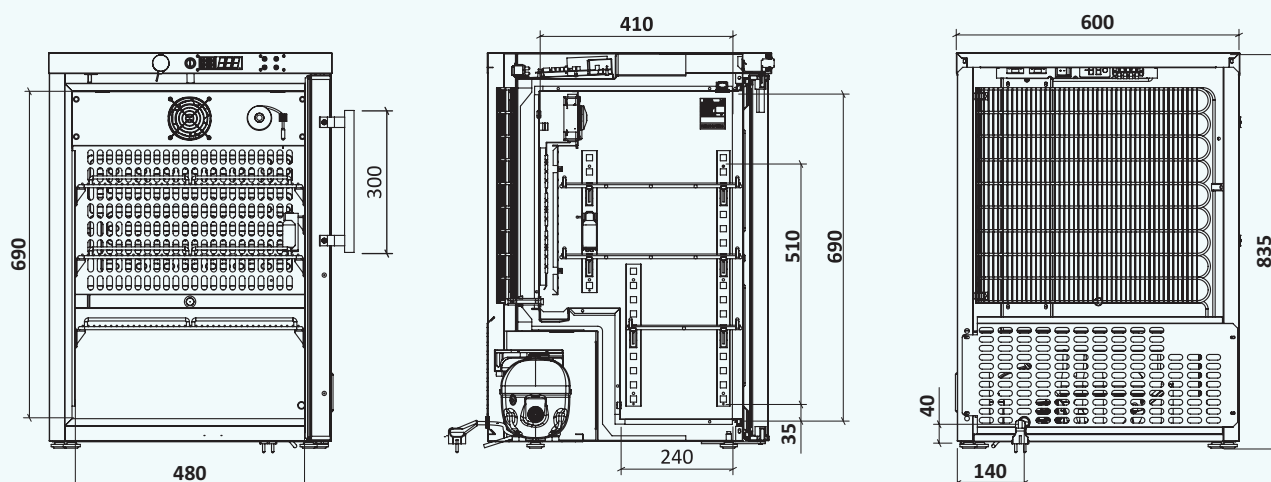

Cabo Alimentação
Power Supply